



中科瑞泰（北京）生物科技有限公司

Tel: 400-699-0631

http:// [www.real-times.com.cn](http://www.real-times.com.cn)

E-mail: [real-times@vip.163.com](mailto:real-times@vip.163.com)

## 1×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液（变性电泳，粉末型）

Ver 730756

### ● 产品组成:

货号	名称	规格
TG140P	1×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液（变性电泳，粉末型）	10×1 L
	说明书	一份

### ● 产品简介:

1×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液是可以用于 SDS-PAGE 的电泳缓冲液，用于蛋白变性电泳。本产品为粉末装，使用前用超纯水溶解为 1×即用型缓冲液使用。1×即用型 Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液组份浓度为：192 mM 甘氨酸，25 mM Tris，0.1% SDS，pH~8.3。

### ● 贮存和效期:

常温贮存，有效期 2 年，常温运输。

### ● 使用说明:

#### 1. 1×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液（溶液型）配制:

原料	1×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液 1 L
1×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液（粉末型）	取一包粉末溶于 1 L 超纯水中，即配制成 1 L 1×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液

2. 配制好的电泳液建议 4℃ 贮存，使用时间不宜超过两周。回收的电泳液外槽可以重复使用 1-2 次，内槽建议每次使用新鲜配制的缓冲液。本电泳缓冲液含有 SDS，不适用于非变性凝胶电泳。